

LaboDoser-10

Ръководство за експлоатация

Превод на оригиналните инструкции



CE

№ на документ: 16377026-02_B_bg

Дата на публикуване: 2024.02.29

Авторско право

Съдържанието на това ръководство е собственост на Struers ApS. Възпроизвеждането на която и да е част от това ръководство без писменото разрешение на Struers ApS не е разрешено.

Всички права запазени. © Struers ApS.

Съдържание

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Относно това ръководство | 4 |
| 2 | Започнете | 4 |
| 2.1 | Описание на устройството | 4 |
| 2.2 | Проверете списъка в опаковката | 5 |
| 2.3 | Разопакувайте машината | 6 |
| 3 | Монтаж | 6 |
| 4 | Работен LaboDoser-10 | 8 |
| 5 | Смяна на смазочно масло/суспензия | 9 |
| 6 | Поддръжка | 9 |
| 7 | Производител | 9 |

1 Относно това ръководство



ВНИМАНИЕ

Struers оборудването трябва да се използва само във връзка със и както е описано в Ръководството за употреба, предоставено с оборудването.



Забележка

Прочетете внимателно ръководството за експлоатация преди употреба.




Забележка

Ако искате да видите конкретна информация в подробности, вижте онлайн версията на това ръководство.

2 Започнете


2.1 Описание на устройството

LaboDoser-10 монтиран на LaboPol

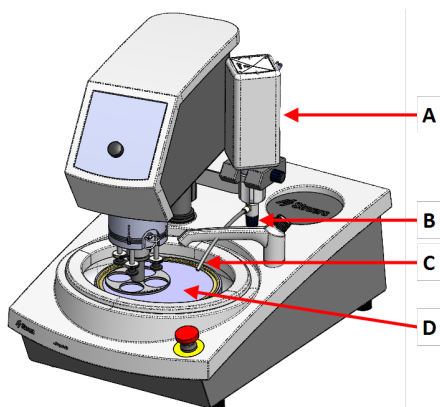

LaboDoser-10 монтиран на LaboPol

- A LaboDoser-10 бутилка за суспензия/смазочно масло
- B Регулируема клапа
- C Дозираща дюза
- D Подготвителен диск

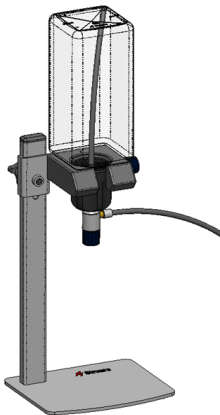LaboDoser-10 монтиран на LaboDoser-10 стойка за маса**2.2 Проверете списъка в опаковката**

Опаковъчната кутия съдържа следните елементи:

| Снимки | Описание |
|--------|---|
| 1 | LaboDoser-10 единица с бутилка от 1,0 литра |
| 1 | Смукателна тръба за бутилка от 0,5 литра |
| 1 | Инструмент за премахване на вложката за Easy конектор |
| 1 | Шестограмен ключ 3 мм |
| 1 | Скоба за дозиращото рамо |
| 2 | Винтове с вътрешен шестостен |
| 1 | Комплект Ръководство за експлоатация |

2.3 Разопакувайте машината



Забележка

Препоръчваме ви да запазите всички оригинални опаковки и принадлежности за бъдеща употреба.

1. Срежете опаковъчната лента в горната част на кутията.
2. Отстранете разхлабените части.
3. Извадете устройството от кутията.

3 Монтаж




Съвет

Ако смазочното масло или суспензията няма да се използват за продължителен период от време, извадете бутилката от държача за бутилка и я съхранявайте изправена.

LaboDoser-10 може да се монтира на колоната на следните модули:

- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

Процедура

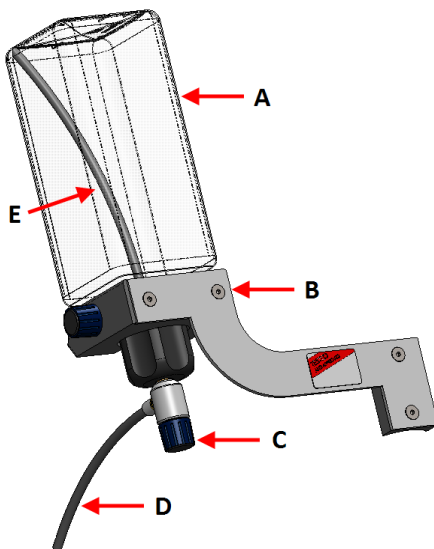

A Бутилка за
суспензия/смазочно масло


B Дозиращо рамо

C Регулируема клапа

D Дозираща дюза

E Смукателна тръба

1. Използвайте скобата и двата винта, за да монтирате дозиращото рамо върху колоната на машината.
2. Ако се използва нова бутилка със суспензия или лубрикант, отстранете капачката и използвайте инструмента, за да отстраните вложката за Easy конектора на бутилката.

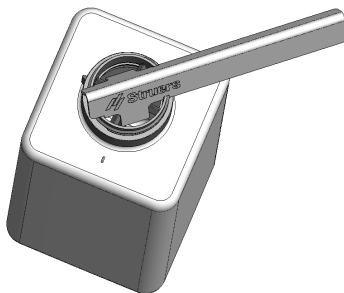

3. Капачката LaboDoser-10 е монтирана със смукателна тръба (A) за бутилка от 1,0 литра.
Ако се използва бутилка от 0,5 литра, сменете с късата тръба (B).



Забележка

Уверете се, че сте монтирали тръбата с наклонения край, обърнат надолу.

4. Прикрепете капачката на бутилката с регулируем клапан върху Struers бутилката със суспензия/лубрикант.
5. Поставете бутилката в дозиращото рамо.

4 Работен LaboDoser-10

Операторът настройва клапан, за да достави необходимото количество суспензия или смазочно масло върху подготвителния диск.

1. Поставете дозиращата дюза в оптимална позиция върху подготвителния диск.
2. Отворете вентила и регулирайте нивото на дозиране на суспензията/смазочното масло.

3. Когато подготвителната стъпка приключи, затворете вентила, за да спрете дозирането.

5 Смяна на смазочно масло/суспензия

Struers препоръчва използването на отделна капачка за бутилката на всеки консуматив.

За да използвате капачката на бутилката с друг консуматив:

1. Отстранете бутилката.
2. Задръжте бутилката здраво и отстранете капачката на бутилката.
3. Изпразнете бутилката и я напълнете с мек сапунен разтвор.
4. Отворете вентила и почистете дозиращата дюза.
5. Сменете сапунената вода с чиста вода и повторете горната процедура.
6. Поставете капачката на бутилката върху Struersбутилка със смазочно място/суспензия.

6 Поддръжка

Ако LaboDoser-10 не е бил използван за по-дълъг период от време, препоръчваме да го почистите преди употреба и да премахнете засъхналата суспензия/лубликант.

7 Производител

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Дания
Телефон: +45 44 600 800
Факс: +45 44 600 801
www.struers.com

Отговорност на производителя

Следва да се спазват следните ограничения, тъй като нарушаването на ограниченията може да доведе до отмяна на Struers законните задължения.

Производителят не поема отговорност за грешки в текста и/или илюстрациите в това ръководство. Информацията в това ръководство подлежи на промени без предупреждение. Ръководството може да споменава аксесоари или части, които не са включени в настоящата версия на оборудването.

Производителят трябва да се счита за отговорен за ефектите върху безопасността, надеждността и работата на оборудването само ако оборудването се използва, обслужва и поддържа в съответствие с инструкциите за употреба.

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library