

# StructureExpert Weld-5

ソフトウェアアップデートv.3.0

取扱説明書

取扱説明書原本の翻訳



CE

文書番号: CL-WE5-V3.0\_A\_ja  
発行日: 2017.10.27

---

**著作権**

本取扱説明書の内容は、Struers ApSに帰属します。Struers ApSの書面による了承を得ずに、本取扱説明書の全部又は一部を複製することを禁じます。

All rights reserved. © Struers ApS 2023.01.16.

---

## 目次


1	ソフトウェアのインストール .....	5
2	dongルの更新 .....	6
3	データおよび設定ファイルの復旧 .....	7
4	製造元 .....	9




# 1 ソフトウェアのインストール

以前のバージョンを含むフォルダとは別のフォルダに、新しいソフトウェアバージョンをインストールすることをお勧めします。  
説明書の画面は、ソフトウェアの実際の画面と異なる場合があります。


1. ソフトウェア更新ファイルを起動します。**Installation setup**(インストール設定)画面が表示されます。
2. **StructureExpert Weld-5**(ストラクチャーエキスパートウェルド-5) ウィンドウで、**Installation setup**(インストールセットアップ)をクリックします。

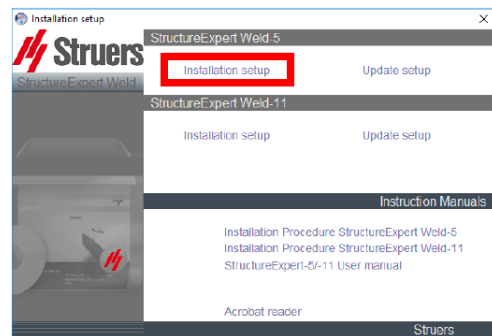


3. **Next**(次へ)をクリックします。

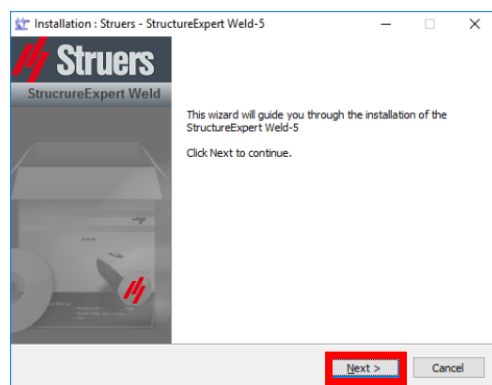


4. **I agree**(同意する)をクリックします。

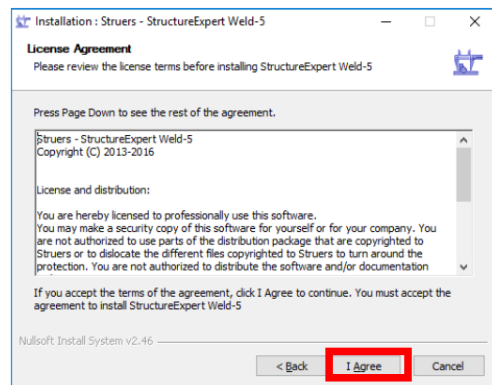


5. 必要に応じて、**Destination folder**(インストール先フォルダ) フィールドでパスを変更します。
6. **Install**(インストール) をクリックします。

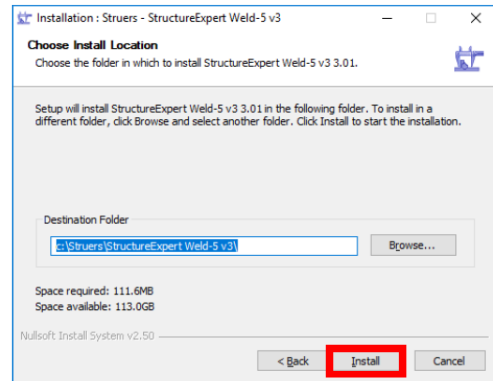

7. **Choose language**(言語の選択) ドロップダウンリストから、使用する言語を選択します。
8. 必要に応じて、**Saving folder**(保存フォルダ) フィールドでパスを変更します。
9. **Save settings**(設定の保存) をクリックします。

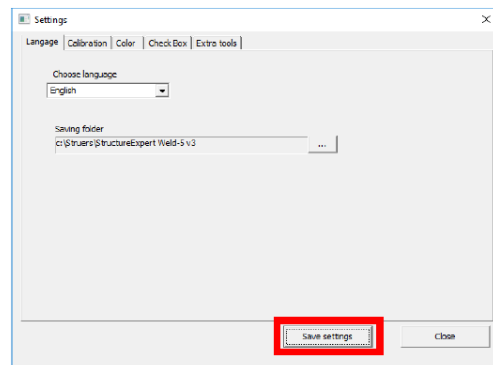


10. ソフトウェアのインストールが完了したら、**Close**(閉じる) をクリックします。  
ソフトウェアのインストールが完了しました。

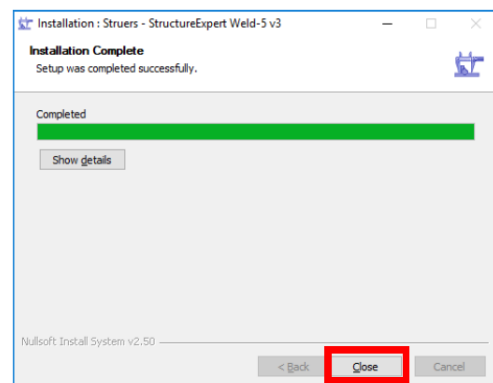

## 2 ドングルの更新

StructureExpert Weldを使用するには、USB保護ドングルの更新が必要となります。

1. StructureExpert Weldがインストールされているフォルダに.exeファイルをコピーします。  
c:\Struers\StructureExpert Weld-5 v3
2. 次のファイルを実行します。

 **UpdateDongle\_1756338437.exe**

"trace.log" という名前のファイルが作成されます。

3. トレースファイルを開き、以下のメッセージが表示されることを確認します。

```
starting dungle update
1763572377,99000,99000,9
Update Done succefully
```

4. メッセージが表示されているものと異なる場合は、Struersにお問い合わせください。


### 3 データおよび設定ファイルの復旧

以前のインストール: C:\Struers\StructureExpert Weld-5 v2.72  
 新規インストール: C:\Struers\StructureExpert Weld-5 v3

#### データの復旧

1. 指定したフォルダを新しいインストールフォルダにコピーします。

設定およびすべての関連フォルダ

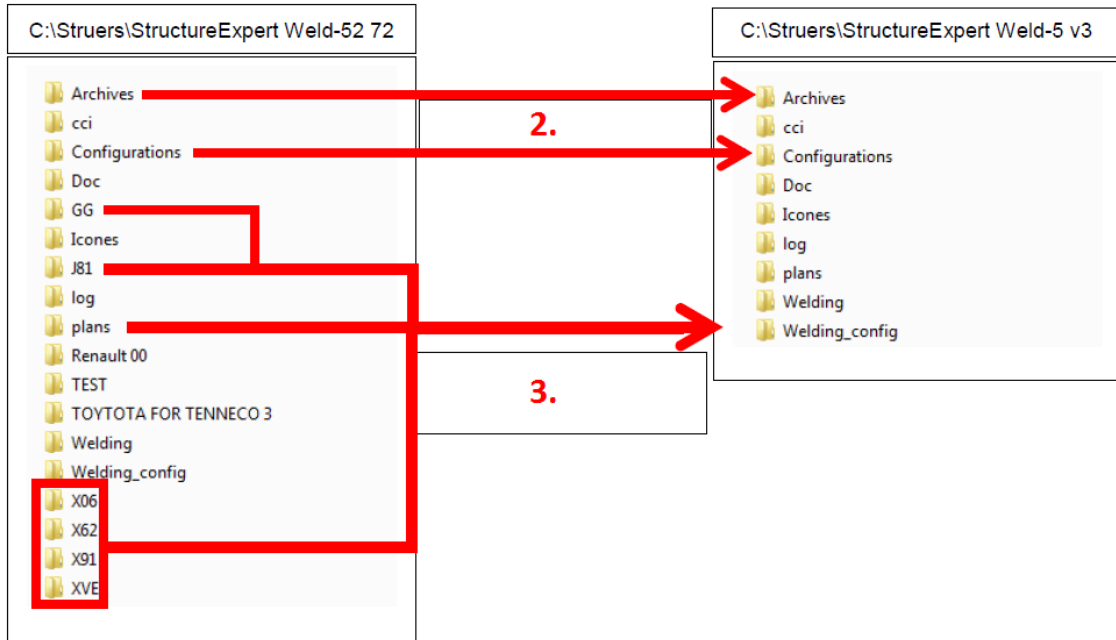


2. フォルダを交換します。
3. すべてのカスタマイズした構成フォルダをコピーします。

例: 更新されたインストールフォルダ

GG	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
Icones	16/05/2013 14:47	Dossier de fichiers
J81	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
log	16/05/2013 14:48	Dossier de fichiers
plans	16/05/2013 14:47	Dossier de fichiers
Renault 00	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
Welding	16/05/2013 14:49	Dossier de fichiers
Welding_config	16/05/2013 14:47	Dossier de fichiers
X06	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
X62	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
X91	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
XVE	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers

#### ネットワークドライブにあるデータ

1. ソフトウェアのインストール中に保存パスを変更します。

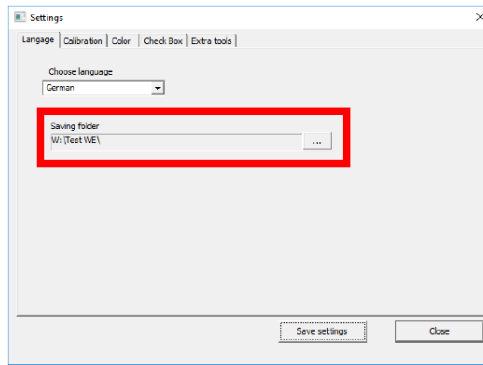

- 必要に応じて、Settings.exe にある C:\Struers\StructureExpert Weld-5 v3 ツールを使用して、インストール後に保存パスを変更できます。

### 構成ファイルの復元


- 前のインストールフォルダから新しいインストールフォルダにすべてのファイルをコピーします。



#### 注記


これらのファイルは、データがネットワークドライブ上にある場合でもコピーする必要があります。

- マークされたファイルをすべてコピーして置き換えます。

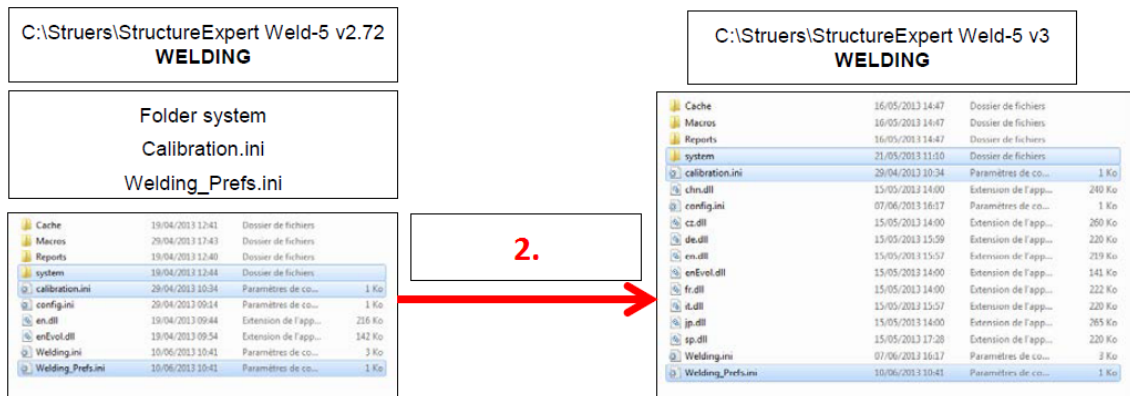

### レポート作成プログラムモジュールのファイルの復元 (オプション)

- 前のインストールフォルダから新しいインストールフォルダにすべてのファイルをコピーします。

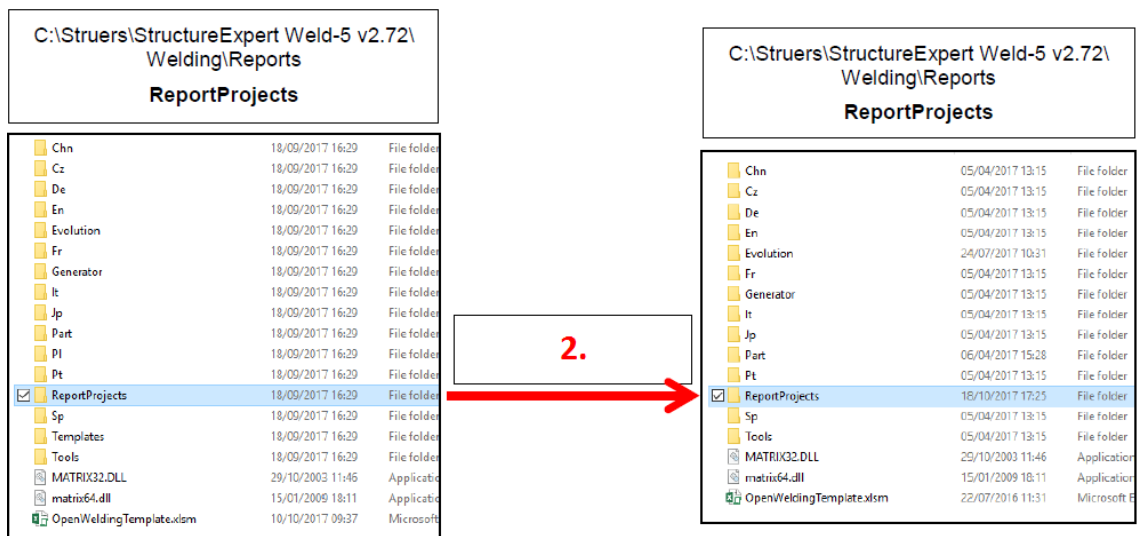

- フォルダ全体をコピーして交換します。



---

StructureExpert Weld V3.0が使用できる状態になりました。

## 4 製造元

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Denmark  
Telephone: +45 44 600 800  
Fax: +45 44 600 801  
www.struers.com

### メーカーの責任

次の制約事項を遵守してください。制約事項に違反した場合は、**Struers**は法的義務を免除されることがありますので、ご注意ください。

本取扱説明書のテキストやイラストの誤記については、メーカーは責任を負いません。本取扱説明書の内容を、予告なしに変更する場合があります。本取扱説明書では、供給したバージョンの装置にはない付属品や部品について記載している場合があります。

メーカーは、使用の取扱説明書に従って装置が使用、保守、および維持されている場合にのみ、機器の安全性、信頼性、および性能に対する影響の責任を負うものとします。

en For translations see  
bg За преводи вижте  
cs Překlady viz  
da Se oversættelser på  
de Übersetzungen finden Sie unter  
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση  
es Para ver las traducciones consulte  
et Tõlked leiata aadressilt  
fi Katso käännökset osoitteesta  
fr Pour les traductions, voir  
hr Za prijevode idite na  
hu A fordítások itt érhetőek el  
it Per le traduzioni consultare  
ja 翻訳については、  
lt Vertimai patalpinti  
lv Tulkojumus skatīt  
nl Voor vertalingen zie  
no For oversettelser se  
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź  
pt Consulte as traduções disponíveis em  
ro Pentru traduceri, consultați  
se För översättningar besök  
sk Preklady sú dostupné na stránke  
sl Za prevode si oglejte  
tr Çeviriler için bkz  
zh 翻译见

[www.struers.com/Library](http://www.struers.com/Library)