

# LaboDoser-10

## Instruktionsbok

Översättning av originalanvisningar



Dok. nr: 16377026-02\_C-sv  
Utgivningsdatum: 2025.04.04

---

**Upphovsrätt**

Innehållet i den här instruktionsboken är egendom som tillhör Struers ApS. Reproduktion av någon del av denna handbok utan skriftligt tillstånd från Struers ApS är förbjuden.

Med ensamrätt. © Struers ApS.

---

# Innehåll

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Om den här instruktionsboken</b>     | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>Kom igång</b>                        | <b>4</b> |
| 2.1      | Beskrivning av enheten                  | 4        |
| 2.2      | Kontroll av följesedeln                 | 5        |
| 2.3      | Packa upp maskinen                      | 5        |
| <b>3</b> | <b>Installation</b>                     | <b>6</b> |
| <b>4</b> | <b>Användning av LaboDoser-10</b>       | <b>7</b> |
| <b>5</b> | <b>Byt diamantsuspension/smörjmedel</b> | <b>8</b> |
| <b>6</b> | <b>Underhåll</b>                        | <b>8</b> |
| <b>7</b> | <b>Tillverkare</b>                      | <b>8</b> |

## 1 Om den här instruktionsboken



### SE UPP

Struers-utrustning får bara användas i samband med och enligt beskrivningen i instruktionsboken som medföljer utrustningen.



### Obs

Läs instruktionsboken noggrant före användning.




### Obs

Om du vill visa specifik information i detalj, se onlineversionen den här instruktionsboken.

## 2 Kom igång


### 2.1 Beskrivning av enheten

LaboDoser-10 monterad på LaboPol

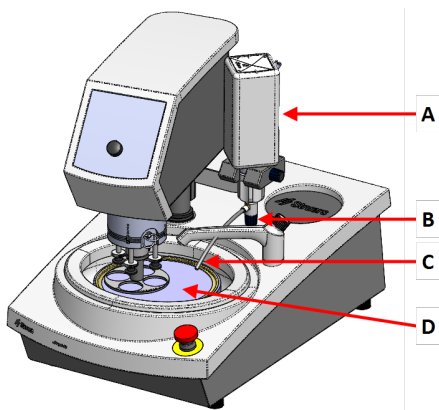

- A LaboDoser-10 flaska för diamantsuspension/smörjmedel
- B Justerbar ventil
- C Doseringsmunstycke
- D Prepareringsskiva

### LaboDoser-10 monterad på ett LaboDoser-10 bordsstativ

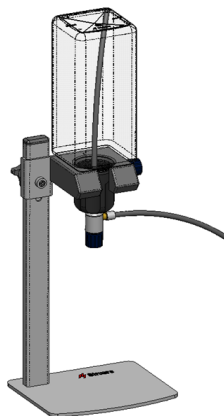

## 2.2 Kontroll av följesedeln

Förpackningen innehåller följande detaljer:

| St. | Beskrivning                                   |
|-----|-----------------------------------------------|
| 1   | LaboDoser-10 enhet med enlitersflaska         |
| 1   | Sugslang för halvlitersflaska                 |
| 1   | Verktyg för att ta bort Easy Connector-insats |
| 1   | Insexnyckel 3 mm                              |
| 1   | Fäste för doserarm                            |
| 2   | Insexskruvar                                  |
| 1   | Instruktionsbok, sats                         |

## 2.3 Packa upp maskinen



### Obs

Vi rekommenderar du behåller allt förpackningsmaterial och alla beslag för framtida bruk.

1. Skär upp förpackningstejpen på lådans ovansida.
2. Ta bort lösa detaljer.
3. Ta ut enheten ur lådan.

## 3 Installation




### Tips

Om diamantsuspension/smörjmedel inte ska användas under en längre tid ska du ta bort flaskan från flaskhållaren och förvara den upprätt.

LaboDoser-10 kan monteras på axeln hos följande enheter:

- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

### Procedur

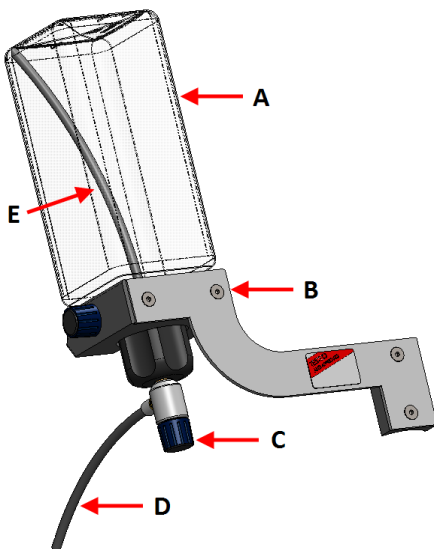

**A** Flaska för  
diamantsuspension/smörjmedel


**B** Doseringsarm

**C** Justerbar ventil

**D** Justerbar ventil

**E** Sugslang

1. Använd fästet och de två skruvarna för att fästa doseringsarmen på maskinens axel.
2. Om du använder en ny flaska med diamantsuspension/smörjmedel tar du först bort locket och använder verktyget för att ta bort Easy Connector-insatsen på flaskan.

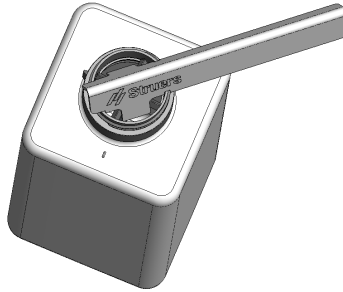

3. LaboDoser-10-kapsylen är monterad med en sugslang (A) för en enlitersflaska. Om du använder en halvlitersflaska byter du till den korta slangen (B).



**Obs**

Se till att du monterar slangen med den vinklade änden nedåt.

4. Fäst kapsylen med den justerbara ventilen på en Struers flaska för diamantsuspension/smörjmedel.
5. Sätt in flaskan i doseringsarmen.

## 4 Användning av LaboDoser-10

Operatören justerar en ventil som matar fram nödvändig mängd diamantsuspension/smörjmedel på preparationsdisken.

1. Placera doseringsmunstycket på bästa plats över preparationsdisken.
2. Öppna ventilen och justera doseringen av diamantsuspension/smörjmedel.

3. När prepareringssteget har slutförts stänger du ventilen varpå doseringen stoppas.

## 5 Byt diamantsuspension/smörjmedel

Struers rekommenderar användning av separat kapsyl för varje förbrukningsartikel.

Om du vill använda kapsylen med en annan förbrukningsartikel:

1. Ta bort flaskan.
2. Håll stadigt i flaskan och ta av kapsylen.
3. Töm flaskan och fyll den med en mild tvållösning.
4. Öppna ventilen och rengör doseringsmunstycket.
5. Byt ut tvållösningen mot rent vatten och upprepa proceduren.
6. Sätt kapsylen på en Struers flaska med diamantsuspension/smörjmedel.

## 6 Underhåll

Om LaboDoser-10 inte har använts under en längre period rekommenderar vi att du rengör den innan användning och avlägsnar eventuell torkad diamantsuspension/smörjmedel.

## 7 Tillverkare

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Danmark  
Telefon: +45 44 600 800  
Fax: +45 44 600 801  
[www.struers.com](http://www.struers.com)

### Tillverkarens ansvar

Följande restriktioner ska observeras, eftersom överträdelse av dessa restriktioner kan avsäga från allt Struers ansvar.

Tillverkaren accepterar inget ansvar för fel i text och/eller illustrationer i den här instruktionsboken. Informationen i den här instruktionsboken kan ändras

utan föregående meddelande. Instruktionsboken kan hänvisa till tillbehör eller delar som inte ingår i den aktuella versionen av utrustningen.

Tillverkaren anses endast ansvarig för utrustningens säkerhet, tillförlitlighet och egenskaper om utrustningen används samt genomgår service och underhåll enligt anvisningarna för användning.

en For translations see  
bg За преводи вижте  
cs Překlady viz  
da Se oversættelser på  
de Übersetzungen finden Sie unter  
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση  
es Para ver las traducciones consulte  
et Tõlked leiata aadressilt  
fi Katso käännökset osoitteesta  
fr Pour les traductions, voir  
hr Za prijevode idite na  
hu A fordítások itt érhetők el  
it Per le traduzioni consultare  
ja 翻訳については、  
lt Vertimai patalpinti  
lv Tulkojumus skatīt  
nl Voor vertalingen zie  
no For oversettelser se  
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź  
pt Consulte as traduções disponíveis em  
ro Pentru traduceri, consultați  
se För översättningar besök  
sk Preklady sú dostupné na stránke  
sl Za prevode si oglejte  
tr Çeviriler için bkz  
zh 翻译见

[www.struers.com/Library](http://www.struers.com/Library)